



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.2 - 2024

Producto ESTACION COMPLETA HEXAFLUORINE®-
CAJA POLIURETANO CON RUEDAS

Código 600145



1. Descripción	ESTACION COMPLETA HEXAFLUORINE® CAJA DE POLIURETANO CON RUEDAS		
2. Marca	Hexafluorine® - Prevor		
3. Procedencia	Francia		
Características técnicas del producto			
Estación móvil de poliuretano completa pensada para contener ducha de descontaminación química de emergencia para piel y ojos Hexafluorine®.			
La solución Hexafluorine® es un lavado hipertónico que permite detener rápida y simultáneamente la agresividad del HF (ácido fluorhídrico).			
Hexafluorine® es libre de fosfatos.			
4. Imagen referencial			
5. Contenido	Código interno	Unidad/kit	Material/contenido
	-	1	Estación completa Hexafluorine® con ruedas
	600103	1	DAP Hexafluorine® 5 litros
	600111	2	LPM-F Lavado ocular 500 mL
	600112	1	Afterwash® II Lavado ocular 200 ml



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.2 - 2024

	Hexafluorine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a Ácido Fluorhídrico y sus derivados. Extrae el químico del ojo y de la piel, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos. Es una solución Hipertónica, libre de fosfatos. Hexafluorine® está clasificado como “Dispositivo medico clase 2 uso externo.” No sujeto a control de medicamentos. No es tóxico Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios.		
6. Características específicas	- Utilización	Todo el cuerpo, ojos y piel, de acuerdo a los diferentes formatos.	
	- Dimensiones	725 mm de alto 380 mm de ancho 322 mm de profundidad	
	- Contenido	Solución Hexafluorine®	
	- Es Estéril	El contenido liquido se encuentra esterilizado	
	- Un solo Uso	Después de su uso debe desecharse.	
	- Recargable	Únicamente DAP-F 5 Litros es recargable	
	- Clasificación según ISP	Dispositivo medico clase 2	
	- Gas propulsor	Gas no inflamable – Clase 2.2 (según NCh 382:2021) UN DAP-F: 1013	
7. Cobertura sobre grupos de químicos	- Cobertura	Acción específica para descontaminar salpicaduras con HF (ácido fluorhídrico) y sus derivados.	
8. Ventajas	• Box y/o armario adaptado internamente con compartimientos adaptado para mantener lavado de emergencia Hexafluorine® para descontaminar el cuerpo completo. • Impermeable • Inerte en ambientes agresivos • Protege los lavados de emergencia del polvo y la corrosión • El poliuretano (Polipropileno expandido) que permite aislamiento térmico • Conforme a las normas EN 15154-4 et DIN EN 15154-4 • Certificación CE		
9. Certificaciones	• Conforme normas EN 15154-3: Duchas para el cuerpo portátiles • Conforme norma EN 15154-4: Lavaojos portátiles		
10. Hoja de Seguridad según NCh 2245:21 e informe INN	N° de Informe: • DAP-F 5 litros, 3456-0060-22 • Lavaojos LPM-F, 3456-0062-22 • Afterwash® II, 3096-0034-22		

11. Protocolo de uso

Formatos indicados para proyecciones en la piel de Ácido Fluorhídrico y sus derivados:

- En superficie corporal desde pequeñas salpicaduras hasta cuerpo completo utilizar DAP Hexafluorine®.
- Para salpicaduras oculares utilizar LPM Hexafluorine® 500 ml.
- **Ambos lavados son de un solo uso, utilizar por completo el contenido al momento del lavado.**
- Use cada formato de Diphoterine ® para la zona del cuerpo según el protocolo Prevor.

Protocolo:

1. Comenzar el lavado antes del minuto consecutivo al contacto, empezando por las zonas descubiertas.
2. Quitar la ropa y/o lentillas oculares. En caso de usar presentaciones en spray sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación.
3. Continuar rápidamente el lavado sobre zonas descubiertas. No volver a ponerse las prendas manchadas por el lavado o el producto químico.
4. Consultar a un especialista.

INTERVENCIÓN EN EL PRIMER MINUTO



Para lavar un ojo



Usar un
LPM
500 ml



Para lavar un cuerpo



Usar
1 DAP
5 litros

DATOS DE CONTACTO

Sagita SpA / www.sagita.cl / www.tiendasagita.cl
hablemos@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587